

SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly,10×)

【货号】 BI-WB002

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 2~8℃, 12 个月。

【产品简介】

SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10×)为 10 倍浓缩溶液, 稀释至 1×后可用于最常用的 Tris-HCl 缓冲系统的 SDS-PAGE 电泳。本品含有 SDS, 适用于变性胶蛋白电泳。

【使用方法】

根据配制量自行量取一定量的 SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10×), 倒入到一洁净的量筒中, 加入 9 倍的超纯水或去离子水混匀后即为 SDS-PAGE 电泳液(1×)。没有用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2~3 天, 4℃可保存 1~2 周。

【注意事项】

- 1、配制好的电泳液应尽快使用, 使用时间不宜超过 2 周。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。