

仅供科研使用

版本号：A 版

## 网织红细胞染色液

【货号】 BP-DL221

【规格】 50mL/100mL

【保存】 10~30°C，避光，12 个月。

【产品组成】

Component	Size		Store at
网织红细胞染色液	50mL	100mL	10~30°C，避光

【产品简介】

网织红细胞是晚幼红细胞到完全成熟的红细胞之间的过度型细胞，由于其细胞浆中尚存在嗜碱性的 RNA 物质，用网织红细胞染色液进行活体染色后，胞浆中镜检可见有浅蓝色或深蓝色的网状结构。

网织红细胞染色液有新亚甲蓝或煌焦油蓝等组成，呈中性，用于网织红细胞活体染色，利用本染色液所染出的结果，背景颜色明亮清晰，而且不受长时间染色的影响。该染色液仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。

【使用方法】

- 1、将网织红细胞染色液与病人全血以 1:1 比例混合，室温静置 10~15min 或更久。
- 2、按常规做成血液涂片。
- 3、显微镜下观察或油镜下计数至少 1000 个红细胞中网织红细胞数。

计算：

网织红细胞百分数=计数 1000 个红细胞中的网织红细胞数/1000

网织红细胞绝对数（个/L）=网织红细胞百分数×红细胞数/L

联系地址：南京市江宁区天元东路 2289 号 5 号楼 B 座 2F

联系电话：400-878-7820

## 【染色结果】

网织红细胞胞浆	浅蓝色或深蓝色的网状结构
---------	--------------

## 【注意事项】

- 1、该染色法仅限试管法操作。
- 2、染色时间要充足，混合后不易立即涂片，当室温较低时，染色时间应相应延长。
- 3、血涂片应厚薄均匀，不使红细胞重叠，以免影响染色效果。
- 4、血细胞涂片染色要求新鲜全血或 EDTA 抗凝血。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 6、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。